

- Pipet kullanımının tek kullanımlık pipet uçları ile yapılması, pipet temizliği ve reaktiflerin kontaminasyonu ile ilgili muhtemel hatalardan kaçınmak için tavsiye edilir.

1



5 mL numuneyi tüpe ilave edip karıştırınız

2



PO₄-1 Reaktifinden 0.25 mL ilave ediniz

3



Tüpün kapağını sıkıca kapatarak karıştırınız

4



PO₄-2 Reaktifinden 1 doz ilave ediniz

5



Tüpün kapağını sıkıca kapatıp tamamen çözünceye kadar karıştırınız

6



Reaksiyon süresi için 5 dakika bekleyiniz

7



Temiz bir bez ile tüpün yüzeyini siliniz

8



Cihazınızda okuma işlemini yapınız